

## 加拿大 Mantech PeCOD L100 安装步骤

1. 开箱打开 PeCOD L100 主机。
2. 安装电极模块和传感器
  - 2.1 打开电极模块的包装
  - 2.2 去掉胶带，倒空孔中的氯化钠 (3M NaCl) 溶液。见下图。



### 2.3 用去离子水冲洗内部通道

用配件包中的注射器，吸满去离子水，配上合适口径的塑料针头，见下图。往里推去离子水，可以冲洗内部通道，水从另外一侧流出。装水，冲洗，重复5-6次。




## 2.4 打开 PeCOD L100 主机顶盖。

如下图，按下顶盖前部的中央位置然后再松开，顶盖会弹开。




## 2.5 打开 PeCOD 的传感器盖

见下图，往下压黑色或银色固定杆（fixed bar），然后向上扳黑色或银色的栓锁杆（latching bar）。最好用双手操作。

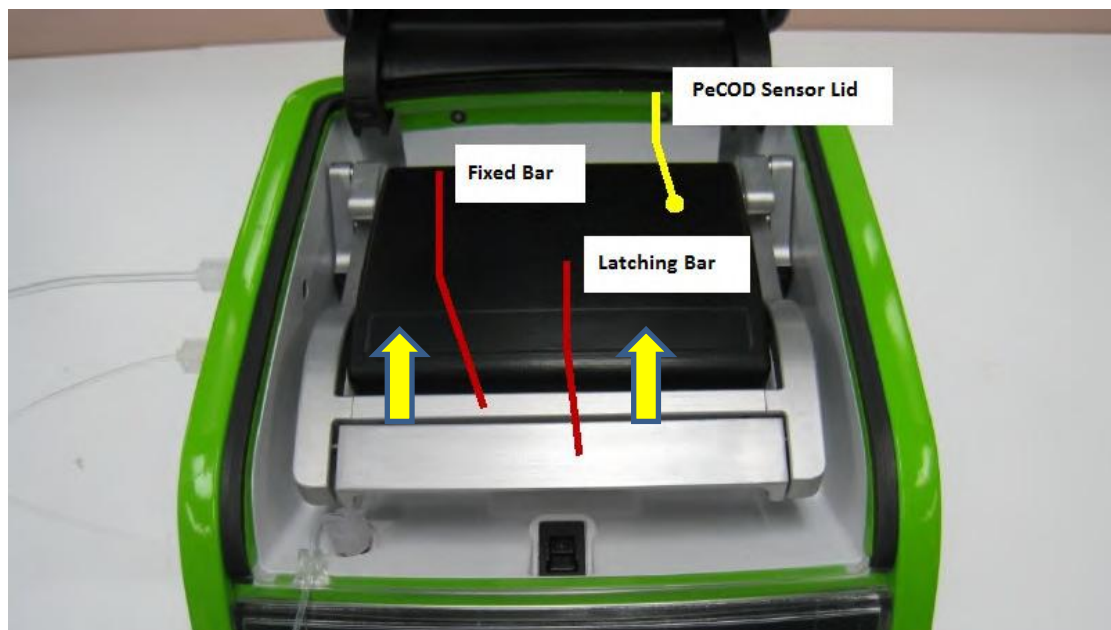

## 2.6 安装电极模块

见下图，把电极模块放到位，然后用四个螺钉拧紧。

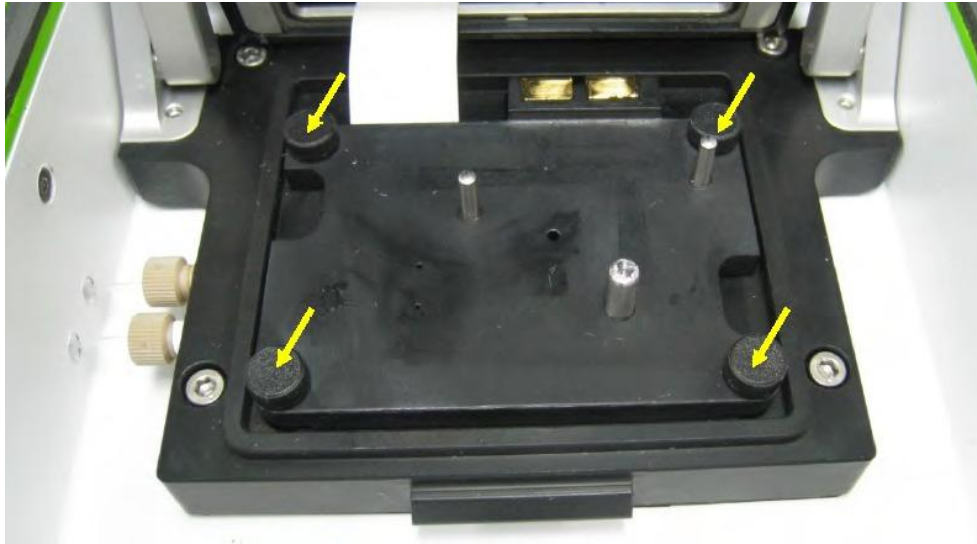


## 2.7 安装传感器

按图，对好孔，将传感器直接安装在电极模块上。




2.8 往下按栓锁杆（latching bar），直到听到咔嚓声，表示传感器盖合上，并锁好了。

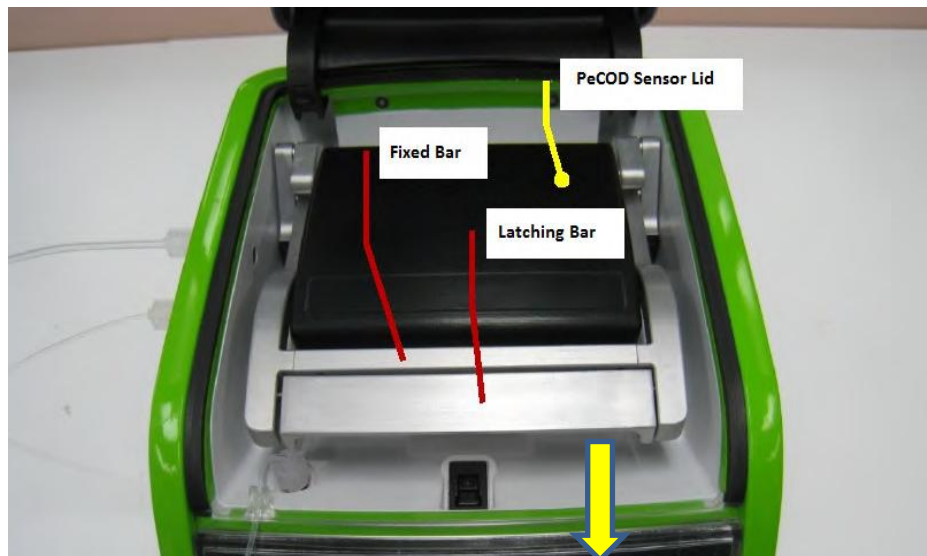


### 3. 安装接管

L100 有三个外部接口。前部的样水口 (Port A), 侧前的空白液口 (Port B), 侧后的废水口 (Port W)。

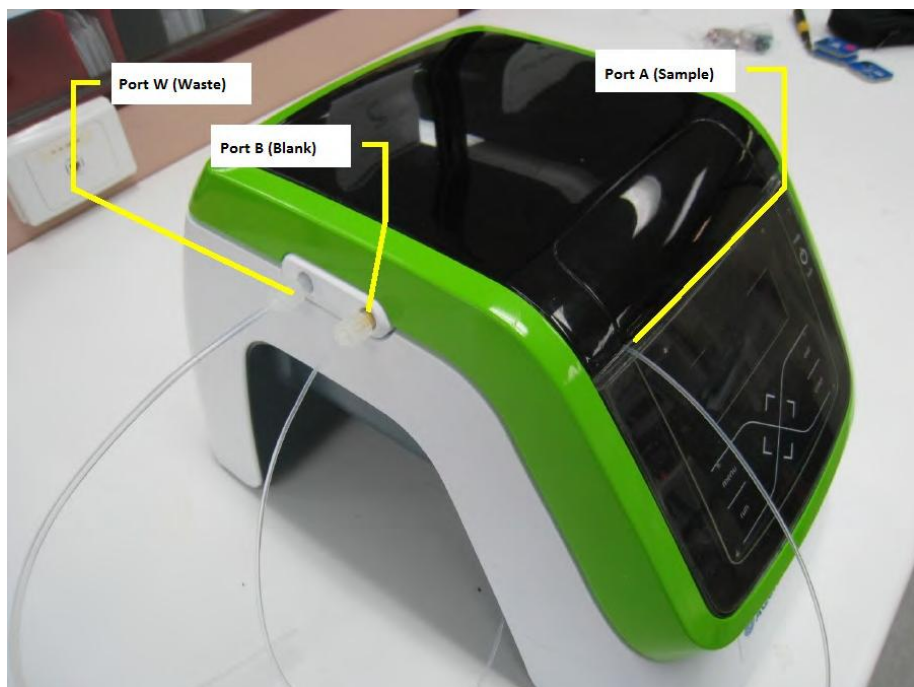


先将半硬管插到底，然后顺时针拧紧接头即可。

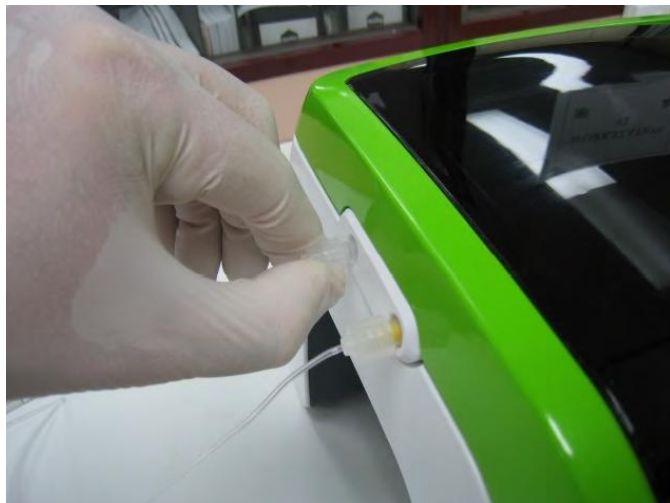

4. 合上顶盖。

5. 安装电池（便携式才配备）

将电池排线插入电池插口即可。然后放入 L100 主机后仓。

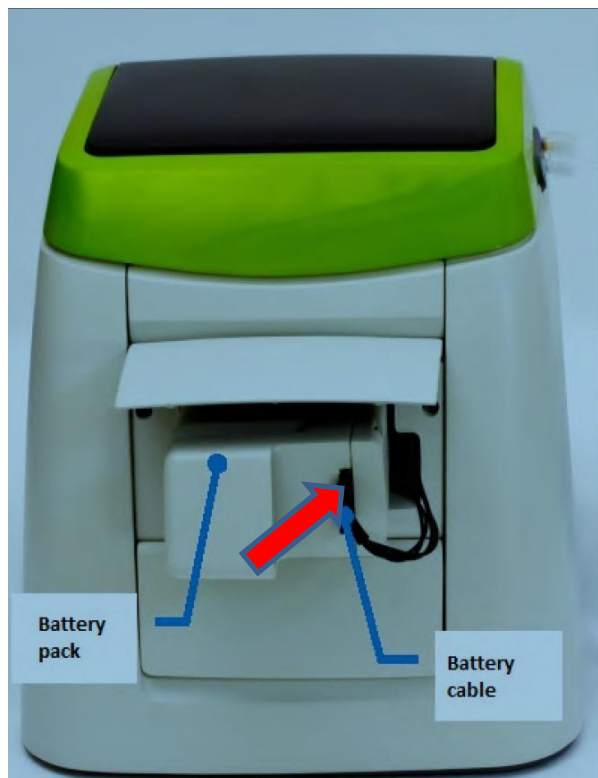



卫华迪克（北京）科技有限公司

电话：010-58871839,13511061065

Web: <http://awadk.net>, Email: 13511061065@139.com

QQ: 424235812, 微信: weihuadike

## 6. 电源线

将电源线插入 L100 主机后部电源插口，然后将插头插到外部电源插座上。



7. PeCOD L100 主机已经准备到位。